

定量工作菌株产品使用说明书（E3⁺）

使用前请仔细阅读说明书并确认产品标示的含量范围

【产品名称】定量工作菌株

【含量范围】 $1.0\sim 2.0\times 10^3\text{cfu/颗}$

【贮存条件】 -20°C 或 -20°C 以下

【有效期】12个月

【菌株来源】本产品由中国医学细菌保藏管理中心（National Center For Medical Culture Collections, CMCC）提供的0代菌种生产。

【传代次数】第4代

【使用方法】

- ① 平衡至室温：使用前将未开启的西林瓶平衡至室温。
- ② 溶解：将适量的复溶液加入菌株西林瓶中，涡旋震荡5~10s或反复吹打使其完全溶解。
- ③ 按照相应标准或试验要求，吸取适量菌液进行相应接种培养即可。

【使用示例】

1. 若接种方法为平板涂布法：

- ① 使用前将未开启的西林瓶平衡至室温。
- ② 吸取复溶液2mL加入1支西林瓶中，涡旋震荡5~10s或反复吹打使其完全溶解（当接种量不大于100cfu时）；或吸取复溶液1mL加入1支西林瓶中，涡旋震荡5~10s或反复吹打使其完全溶解（当接种量不少于100cfu时）。
- ③ 吸取步骤②中100 μL 菌液，加至已凝固的无菌培养基平板中，再用无菌L型涂布棒将菌液沿同一方向在平板上涂抹均匀，待菌液渗透入培养基内，将平板倒置，置于所需温度培养即可。

2. 若接种方法为液体接种或倾注平皿法

- ① 使用前将未开启的西林瓶平衡至室温。
- ② 吸取复溶液2mL加入1支西林瓶中，涡旋震荡5~10s或反复吹打使其完全溶解（当接种量不大于100cfu时）；或吸取复溶液1mL加入1支西林瓶中，涡旋震荡5~10s或反复吹打使其完全溶解（当接种量不少于100cfu时）。
- ③ 吸取1mL已溶解完全的菌液，加入9mL无菌生理盐水中，混匀，进行10倍稀释。
- ④ 吸取步骤③中1mL菌液，加至相应液体培养物中，置于所需温度培养即可。或是加至无菌平皿中，注入15~20mL温度不超过 45°C 已融化的培养基，混匀，凝固，倒置培养。

【应用领域】

1. 适用于药检中的灵敏度试验、促生长试验、无菌检查、适用性检查、控制菌检查等。
2. 适用于食品检验的定量、定性对照。
3. 适用于化妆品微生物检验质量控制。

【注意事项】

1. 本产品为一次性产品，菌株复溶后，常温放置请于4h内使用完毕；冷藏（ $2\sim 8^\circ\text{C}$ ）放置请于24h内使用完毕。
2. 如果暂时不使用，请严格按照贮存条件存放。
3. 避免反复冻融本产品。
4. 按照适当的生物危害处理方式处理废弃的菌悬液。
5. 产品若出现受潮、密封不严等情况，请勿使用。
6. 仅供实验室使用。

【生产单位】北京三药科技开发公司

【公司地址】北京经济技术开发区建安街甲 2 号

【网 址】www.nifdc.com

【邮政编码】100176

【服务热线】400-819-3131

【服务传真】010-57047889